

# FICHE TECHNIQUE

2020 General Catalogue page 42, 206, 250

## Propipette EUROTUBO®

code 19200

code	description	quantité par sachet	poids du sachet	volume du sachet
PRO 19200	propipette en caoutchouc	1	0,05	0,0004



### DESCRIPTION

Remplisseur de pipettes à bulbe en caoutchouc de sécurité, avec valve.  
Le modèle standard s'adapte à toutes les pipettes.  
Fabriqué en caoutchouc naturel orange.  
Marque Eurotubo®.

Ce modèle conçu pour l'utiliser à une main est un remplisseur de pipettes de sécurité très facile d'usage :

- Seulement deux points de fonctionnement.
- Evacuation par la nouvelle valve automatique.
- Possibilité de nettoyer l'intérieur de l'ampoule en retirant la valve brevetée et en la rinçant.



### INSTRUCTIONS D'USAGE:



Évacuer via la nouvelle valve automatique.



Aspiration par pression sur le point de fonctionnement. ↑



Evacuation par pression sur point de fonctionnement. ↓



Soufflez sur la pipette (pas d'actionnement de la valve nécessaire).

### INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE DE LA VALVE DE LA PIPETTE :



Retirez la valve afin de pouvoir nettoyer facilement l'intérieur.



Remplacer la valve.

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Soti Khiev Département du Marketing	Anna Mir Directeur Technique, du Développement, Qualité et Environnement	Mónica Torras Directeur des Ventes et du Marketing